

## MANUTENZIONE DELLE CAPPE PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI ANTIBLASTICI E A SICUREZZA BIOLOGICA

Destinatari Personale addetto alla manutenzione dell'U.O. Tecnico Patrimoniale.

### X NORME PER LA MANUTENZIONE DEI FILTRI DELLE CAPPE DESTINATE ALLA PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI

La manutenzione deve essere effettuata da un tecnico addestrato.

#### PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE:

- semestrale o, in alternativa, ogni 1000 ore di funzionamento della cappa
- ogniqualvolta venga cambiata collocazione alla cappa

#### VERIFICHE DA EFFETTUARE:

- integrità dei filtri HEPA
- velocità dei flussi d'aria in entrata ed in uscita (annualmente)

In caso di sostituzione dei filtri l'operatore deve:

1. predisporre due doppi sacchi in plastica
2. isolare il locale dall'eventuale sistema di condizionamento/ventilazione
3. indossare:
  - tuta monouso in tessuto idrorepellente con cappuccio
  - maschera con filtro HEPA a cartuccia
  - doppi guanti in lattice o in PVC pesante
  - sovrascarpe monouso in tnt
1. riporre il filtro smontato in doppio sacco, sigillato ermeticamente
2. togliere gli indumenti protettivi e riporli in apposito sacco, sigillato ermeticamente
3. lasciar trascorrere almeno 30' dalla fine del lavoro prima di riattivare il sistema di condizionamento/ventilazione del locale.

Abiti e filtri devono essere smaltiti come RIFIUTI PERICOLOSI.

### X NORME PER LA MANUTENZIONE DEI FILTRI DELLE CAPPE A SICUREZZA BIOLOGICA

Seguire le istruzioni precedenti dopo aver provveduto alla decontaminazione della cappa e dei filtri mediante vapori di formaldeide secondo le indicazioni del costruttore.