

## IMPIEGO DEL PRODOTTO "ROSSO CONGO"

### X PREMESSA

Gli operatori che preparano la soluzione acquosa devono attenersi alle seguenti procedure ed essere informati sui rischi che la manipolazione può comportare. Deve essere messa a loro disposizione la scheda di sicurezza del prodotto.

### X PREPARAZIONE SOLUZIONE ACQUOSA ALL'1%.

1. Indossare guanti monouso di lunghezza tale da coprire la prima parte della manica della divisa, mascherina, ed occhiali, prima di effettuare qualsiasi manipolazione.
2. La confezione di prodotto "Rosso Congo", da 100 grammi, prima della sua apertura, DEVE essere portata sotto cappa.
3. Il prelievo, effettuato con cucchiaino, e la pesatura del prodotto (1 grammo) per la preparazione della soluzione acquosa all'1 %, DEVE avvenire sotto cappa.
4. Il prodotto DEVE essere sciolto in un recipiente e quindi travasato in un bottiglino dotato di tappo a chiusura ermetica.
5. Terminata la preparazione, tutto il materiale utilizzato DEVE essere lavato ed i liquidi di lavaggio devono essere raccolti ed inviati a smaltimento.
6. Al termine delle manipolazioni lavare i guanti prima di toglierli, poi lavare le mani e la faccia

### X UTILIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE

1. Indossare i D.P.I. come indicato al punto precedente)
2. Effettuare tutte le manipolazioni esclusivamente sotto cappa.
3. Evitare con cura il contatto diretto e l'inalazione del prodotto.
4. NON pipettare con la bocca.
5. Al termine delle manipolazioni lavare i guanti prima di toglierli, poi lavare le mani e la faccia.

### X METODI DI PULIZIA

1. Indossare i D.P.I. come indicato al punto 1)
2. Eventuali spandimenti del prodotto in polvere DEVONO essere aspirati con aspirapolvere dedicato, quindi la zona ed i materiali interessati devono essere lavati ed i liquidi di lavaggio inviati a smaltimento.
3. Eventuali spandimenti della soluzione liquida di prodotto DEVONO essere assorbiti con materiale poroso ed inerte. Tale materiale e l'occorrente per la pulizia e lavaggio delle superfici DEVONO essere raccolti ed inviati a smaltimento.
4. Al termine delle pulizie lavare i guanti prima di toglierli, poi lavare le mani e la faccia.

## **X MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

Contatto con la pelle:

- lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto anche se solo sospette, per almeno 10-15 minuti. **RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO**, mostrando la scheda di sicurezza.

Contatto con gli occhi:

- lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 10 minuti, dopo avere rimosso eventuali lenti a contatto; assicurarsi che non siano rimaste particelle solide a contatto con l'occhio. **RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO**, mostrando la scheda di sicurezza.

Ingestione:

- fare sciacquare immediatamente la bocca con molta acqua, senza deglutire; provocare il vomito. **RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO**, mostrando la scheda di sicurezza.

Inalazione di polveri:

- aerare l'ambiente; rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. **RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO**, mostrando la scheda di sicurezza.

## **X SMALTIMENTO**

Il prodotto **NON** deve essere smaltito in fogna. Il prodotto e tutto ciò che è stato contaminato con esso **DEVE** essere smaltito tramite smaltitori autorizzati, secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

## **X CONCLUSE LE OPERAZIONI DI TAGLIO**

1. Allontanare la lama prima di accedere alla camera di congelamento per le manovre di pulizia.
2. Disinfettare la lama prima di riporla nella propria custodia.
3. Riporre tutto ciò che si utilizza all'interno della camera di congelamento in un contenitore con idoneo mezzo disinfettante.
4. Provvedere alla pulizia e disinfezione delle parti esterne utilizzate durante le operazioni di taglio (rotante contropesata, manopola regolazione della temperatura, tasti di comando delle operazioni di congelamento).